

PHmetro de uso Simplemente, sumergir el electrodo del medidor de pH en la solución a probar, las lecturas se muestran rápidamente en una pantalla lcd grande, su aplicación es Ideal para cualquier acuario, la industria de la pesca, piscinas, spa, laboratorios escolares, alimentos y bebidas, agua potable, etc. El equipo cuenta con calibración integrada, solo tienes que pulsar un botón para determinar la calibración. Este medidor de pH está calibrado en fábrica, los usuarios pueden usarlo directamente.

### DATO GENERAL.

- Marca: Gen
- Modelo: EQ17600
- Cod. Int.: 17600

### ESPECIFICACIONES:

- Rango de medida: 0.00-14.00pH
- Resolución: 0.01pH
- Precisión: +/- 0.01pH
- Fuente de alimentación: 2 \* 1.5V (pila de botón LR44)
- Temperatura de funcionamiento: 0C-60 C
- Calibración: calibración automática de tres puntos  
(Sólo 6.86 puntos de calibración: la precisión es 0.1ph)

### Cómo usarlo:

- Retire la tapa protectora y la película protectora en la pantalla
- Primero enjuague el electrodo con agua destilada y aspire con papel de filtro.
- Encienda el medidor presionando la tecla "ON / OFF".
- Sumerja el electrodo del medidor de pH en la solución que se va a probar (no puede estar sobre la línea de inmersión)
- Revuelva suavemente y espere unos 30 segundos hasta que la lectura se estabilice.
- Una vez que haya terminado de limpiar el electrodo con agua pura, apague el medidor presionando la tecla "ON / OFF"
- Siempre vuelva a colocar la tapa protectora después del uso.



### PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 155x31x18mm
- Peso del artículo: 50 Gr.

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 X probador de PH.
- 2 X Calibradores Buffer 4.00 PH y 6.86PH.
- 1 X Manual del usuario (Ingles).
- 3 X pilas AG13



**GRUPO C&M**

**CEL :** 947395984 - 992033492

**Tel:** 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.